



toma de muestras de ambiente (alquiler equipo Coriolis)





en caso de realizar varios muestreos,

comenzar en las zonas más "limpias" y continuar por las más "sucias"

- 1. monta el equipo como en el esquema y llena el cono con el líquido
- 2. presiona el botón ❷ durante 3 segundos, selecciona *Collect* con las flechas y presiona el botón ❷
- 3. cuando en la pantalla aparezca *Start* vuelve a presionar el botón *⊘* en 1 minuto comenzará la circulación del aire

si ocurre alguna incidencia presionar 🛭 y después 📀

- 4. cuando finalice el proceso, retirar el colector y tapar
- 5. presiona el botón ⊗ durante 3 segundos para apagar el equipo y cuando pregunte *Shutdown* presiona ⊘



congelar inmediatamente y enviar con acumuladores de frío